

प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, नागपूर

वन्यजीव डीएनए विश्लेषणासाठी नमुने गोळा करणे, जतन करणे आणि वाहतूक करणे.

अनु क्र.	नमुन्याचा प्रकार	संरक्षक द्रावण	जतन	वाहतूक
1	Blood / रक्त	K3EDTA	4°C	Maintain cold chain, put in sterile plastic container थंड तापमानात (बर्फात) ठेवून पाठवावे, निर्जंतुक केलेले प्लास्टिक डबी अथवा डबे वापरावे.
2	Blood stain / रक्त डाग	-	Room temperature	Pack in paper packet कागदाच्या पाकिटात पाठवावे
3	Hair/feather/ केस / पंख	-	Room temperature	Pack in paper packet कागदाच्या पाकिटात पाठवावे
4	Meat / मांस	Salt/saline/ethanol मीठ/ मिठाचे द्रावण/ अल्कोहोल	4°C	Maintain cold chain, put in sterile plastic container थंड तापमानात (बर्फात) ठेवून पाठवावे, निर्जंतुक केलेले प्लास्टिक डबी अथवा डबे वापरावे.
5	Bone/ivory/horn/ हाड / हस्तिदंत / शिंग	-	Room temperature	Pack in paper packet/cloth कागदाच्या पाकिटात / कपड्यात गुंडाळून पाठवावे.
6	Dry Skin/ कोरडी त्वचा	-	Room temperature	Pack in paper packet/cloth कागदाच्या पाकिटात / कपड्यात गुंडाळून पाठवावे.

DO NOT USE FORMALIN AS PRESERVATIVE FOR ANY SAMPLE

संरक्षण द्रावण म्हणून फोर्मालीन द्रावणाचा वापर कधीच करू नये.

रक्त: प्राण्याचे शव किंवा जिवंत प्राण्यापासून काढलेले रक्त

- जिवंत प्राण्याला पशुवैद्यकांच्या उपस्थितीत भूल दिली पाहिजे आणि रक्त गोळा करण्याचे काम प्रशिक्षित तंत्रज्ञांनी केले पाहिजे.
- गोळा केलेले रक्त ताबडतोब K3EDTA असलेल्या फायल मध्ये हस्तांतरित केले जावे आणि नाव, वय, प्राण्याचे लिंग, तारीख आणि गोळा करण्याचे ठिकाण निर्दिष्ट करणारे लेबल लावावे.
- रक्ताचा नमुना असलेली फायल बर्फाच्या पेटीत / रेफ्रिजरेटरमध्ये हस्तांतरित करेपर्यंत साठवायची.
- तंत्रज्ञ आणि इतर कर्मचाऱ्यांनी नेहमी हातमोजे आणि मास्क घालावे आणि संकलन करण्यापूर्वी आणि नंतर त्यांचे हात स्वच्छ करणे आवश्यक आहे.
- न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत नमुन्याची वाहतूक शक्य तितक्या लवकर बर्फाच्या पॅकमध्ये आणि नमुन्याचे नुकसान होणार नाही अशा प्रकारे केली जावी.

रक्ताचे डाग: रक्ताचे डाग असलेली सामग्री म्हणजे माती, वनस्पतींचे भाग, कपडे, शस्त्रे.

- कागदी पिशवीत / पाकिटात रक्तमिश्रित माती गोळा करा आणि सील करा.
- झाडाचे रक्ताने माखलेले भाग सावलीत वाळवा आणि कागदाच्या पॅकेटमध्ये ठेवा.
- शस्त्रांवरून रक्ताचे स्क्रॅपिंग गोळा केले जाऊ शकते (गंज मिसळू नये म्हणून जोराने स्क्रॅप करू नका) आणि कागदाच्या पाकिटामध्ये पाठविले जाऊ शकते.
- नमुना दूषित होऊ नये म्हणून कर्मचाऱ्यांनी नेहमी हातमोजे घालावे कारण रक्ताचे डाग असल्यास नमुना खूपच कमी असू शकतो.

केस/ पंख: प्राण्यांचे केस किंवा पक्ष्यांची पिसे

- केसांच्या शाफ्टची मुळे किंवा पिसाचा कॅलॅमस अबाधित राहतील यासाठी चीमट्याच्या सहायाने ते उपटून काढावे. "केस किंवा पंख तोडू, कापू नका".
- नमुना स्वच्छ कागदाच्या पॅकेटमध्ये हस्तांतरित करा आणि योग्यरित्या लेबल करा
- नमुना संकलनासाठी नेहमी हातमोजे वापरा.
- केसांच्या बेसल भागाला किंवा पंखांना स्पर्श करणे टाळा.

शिंग / हस्तिदंत / बोन: आयव्हरी / जळलेली हाडे/ प्राण्याची हाडे

- हाड किंवा शिंग किंवा हस्तिदंताचा तुकडा घ्या आणि कोणत्याही बाह्य अशुद्धी काढून टाकण्यासाठी स्वच्छ, कोरड्या कापडाने पुसून टाका.
- नमुना आकाराने मोठा असल्यास, अल्कोहोलने निर्जंतुक केलेल्या फाइलरचा वापर करून त्याचे लहान तुकडे केले जाऊ शकतात.
- एकापेक्षा जास्त नमुने असल्यास, नमुन्यांच्या दरम्यान फाइलर पूर्णपणे स्वच्छ केले पाहिजे.
- नमुना कागदाच्या पॅकेटमध्ये ठेवा आणि योग्यरित्या लेबल करा.
- नमुना संकलनासाठी नेहमी हातमोजे वापरा.

मांस: शिजवलेले, अर्धवट शिजवलेले किंवा कच्चे मांस.

- i. मांसाचा तुकडा निर्जंतुकीकरण केलेल्या ब्लेडने कापून टाका.
- ii. अनेक नमुने असल्यास, नमुन्यां दरम्यान ब्लेड पूर्णपणे स्वच्छ निर्जंतुक केले पाहिजे.
- iii. निर्जंतुकीकरण कंटेनरमध्ये मीठ किंवा इथेनॉलसह संरक्षक द्रावणामध्ये मांसाचा तुकडा ठेवा आणि योग्यरित्या लेबल करा.
- iv. नमुना बर्फाच्या पेटीत थोड्या काळासाठी किंवा जास्त काळ 4°C वर साठवा.
- v. बर्फाच्या पॅकमध्ये शक्य तितक्या लवकर नमुन्याची फॉरेन्सिक प्रयोगशाळेत वाहतूक करणे.
- vi. नमुना संकलनासाठी नेहमी हातमोजे घाला.

त्वचा / चामडी

- i. वापरण्यापूर्वी कात्री किंवा ब्लेड अल्कोहोलने स्वच्छ केले पाहिजेत.
- ii. अंदाजे 5 सेमी त्वचा कट करा.
- iii. त्वचेचा तुकडा कागदाच्या पॅकेटमध्ये ठेवा आणि योग्यरित्या लेबल करा.
- iv. नमुना संकलनासाठी नेहमी हातमोजे घाला.

नमुन्यावरील लेबलमध्ये खालील माहिती असावी:

C.R. क्र. किंवा P.O.R. न. आणि तारीख.

प्राण्याचे नाव (जर माहित असेल तर)

वय

लिंग आणि मुद्देमालाचे वर्णन, संख्या, आकार व नमुन्याचे स्वरूप

नमुना संकलनाची तारीख

नमुना संकलनाचे स्थान

संबंधित कार्यालयाचा शिक्षा

जप्ती घेतलेल्या तपासी अधिकारी/ पशुवैद्यकीय डॉक्टर यांचा शिक्षा आणि स्वाक्षरी

श्रीमती. वै. भु. महाजन

सहायक संचालक

प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा,

नागपूर

दुरध्वनी क्र. 0712-2462879

मो.न.9881022939

डॉ. वि. ज. ठाकरे

उपसंचालक

प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा,

नागपूर.